

Pflegehinweise für Labortischplatten aus Verbundsteinzeug

1. Tägliche Reinigung

- Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Mikrofasertuch abwischen.
- Milde, pH-neutrale Reinigungsmittel verwenden.
- Rückstände mit Wasser nachwischen und trockenreiben.

2. Entfernung von stärkeren Verschmutzungen

- Alkoholfreie oder alkoholarme Reiniger
- Bei eingetrockneten Flecken weiche Bürste oder nicht scheuernden Schwamm verwenden.
- Vermeiden: Scheuermilch, Stahlschwämme, sandhaltige oder aggressive Reiniger.

3. Schutz vor Beschädigungen

- Keine heißen Gegenstände direkt auf die Platte stellen.
- Unterlagen für scharfe oder kantige Gegenstände verwenden.
- Flüssigkeiten sofort entfernen, besonders färbende Stoffe.

4. Umgang mit Chemikalien (allgemein)

- Verschüttetes sofort aufnehmen, Oberfläche mit Wasser reinigen.
- Keine dauerhafte Einwirkung starker Säuren oder Laugen zulassen.
- Unterlagen für Reaktionsgefäße und Flaschen nutzen.

5. Desinfektion

- alkoholarme, flächengeeignete Desinfektionsmittel verwenden.
- Nach Einwirkzeit feucht nachwischen.

6. Langfristige Pflege

- Regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen prüfen.